

ソフトが新しくなりました — 適合性判定が簡単に!! —

エンドトキシン濃度の表示方法を変更した透析液測定専用ソフトを作成しました。

透析液の濃度表示を変更したことで、測定結果がより明確となり、日本臨床工学技士会の透析液水質基準に基づく適合性判定が簡単になりました。

本ソフト 検体の濃度表示

計算結果の画面で、検体の濃度表示は、検量線から算出された数値が0.0010EU/mL未満の場合は、すべて“検出限界未満”とし、0.0010EU/mL以上の場合の表示桁数は小数点以下4桁に固定しました。

検量線から算出された数値 (EU/mL)	検体の濃度表示	
	本ソフト (Ver.1.22JT)	従来ソフト (Ver.1.20T)
① マイナス	検出限界未満	検出不能
② 0~0.0010未満		使用者が設定した 小数点以下の桁数で表示
③ 0.0010以上	小数点以下4桁で表示	

透析液エンドトキシン測定スターターセット

より便利になったスターターセットで、透析液エンドトキシン測定を始めませんか

特長

- オールインワン
- 簡単、迅速 30分測定
- ワンストップ・ソリューション

■ お得なセット価格

セット名	Code	通常価格	セット価格
透析液エンドトキシン測定スターターセット	900659	¥1,117,100	¥1,030,000

*表示の価格に消費税は含まれません



生化学工業株式会社

LAL営業グループ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6-1

Telephone: 03-5220-8953

Facsimile : 03-5220-8956

E-mail : lal@seikagaku.co.jp

URL : http://www.lalbiz.com