

ウェルリーダーアドバンス 梱包方法と発送時のご注意

1. お送りいただく際の梱包資材

製造元よりお送りする空箱の中に緩衝材と付属品(袋)が含まれています。



※プレートキャリア固定材は含まれません。

2. 梱包の前に

装置背面にある「キャリア固定ネジ」(赤色)をぎゅっと閉めて、駆動キャリアが動かないことを確認したのち梱包ください。



3. ウェルリーダーアドバンスの梱包

ウェルリーダーアドバンスを付属のビニール袋に入れ、上下左右に緩衝材を詰めた輸送箱に梱包してください。



※依頼品本体のみをお送りください。

4. 発送

【ご送付先】

〒173 0026 東京都板橋区中丸町 49 6
株式会社サイニクス 品質管理課 宛
電話番号 03 3959 1351

- ※ 送り状の内容欄に以下を記載してください。
 - 「精密機器、取扱注意」
 - 「機種名、機器のシリアルナンバー」
- ※ 発送はクロネコヤマトの宅急便で**元払い**にてお送りください(30万円の保険が付保されます)。他社便をご利用のときは「元払い(発送者負担)」にて30万円の保険にご加入のうえ、お送りください。

【お問い合わせ】

生化学工業株式会社 海外事業推進部 ACC/LALグループ
TEL: 03-5220-8953
E-mail: lal-cal@seikagaku.co.jp