

遺伝子組換え試薬  
パイロスマートネクストジェン 検量線例

【検量線範囲: 50, 5, 0.5, 0.05, 0.005 EU/mL】

## ■機器情報

測定機器: BioTek Epoch 2

## ■試薬情報

試薬: PyroSmart NextGen


溶解液: Reconstitution Buffer

標準品: JPRSE

## ■相関係数

 $r = -1.000$ 

## 検量線情報

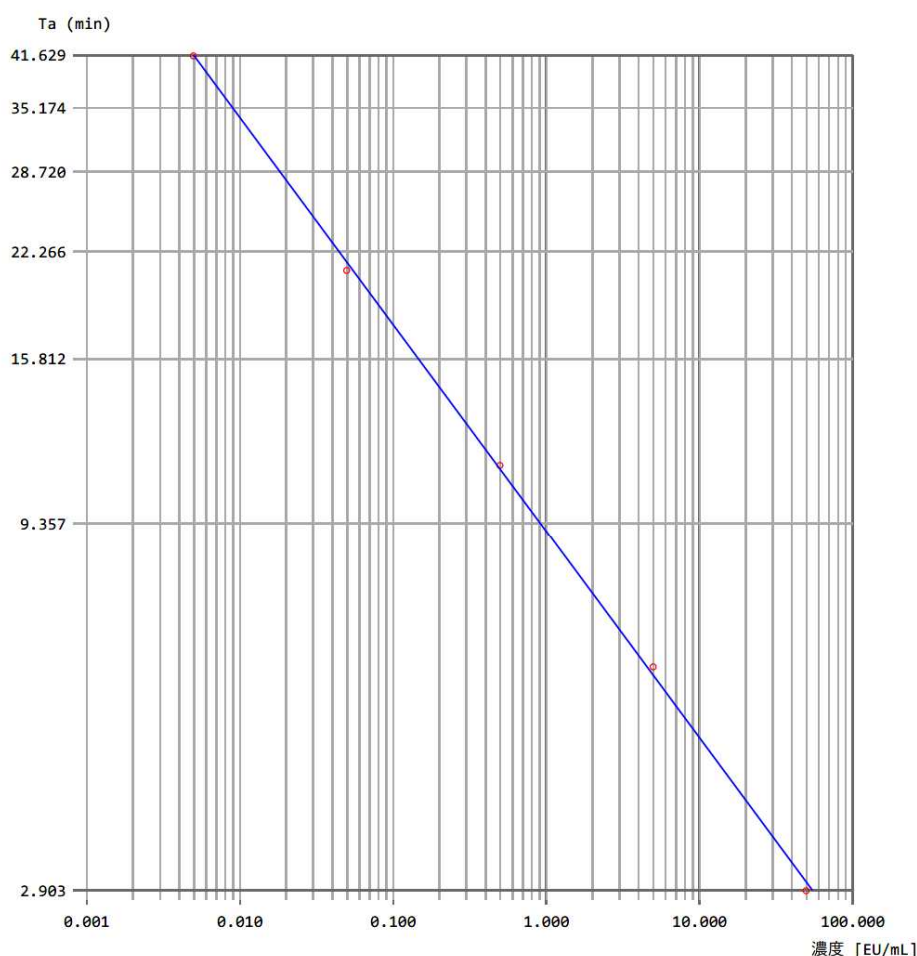

反応時間法

一次式

 $Y = AX + B$   $X = \text{Log}(x * 1000)$ ,  $Y = \text{Log}(y * 1000)$  $A = -0.28633$   $B = 11.09581$  $r = -0.99975$  (適)濃度 Ta  
[EU/mL] (min)

|       |       |          |
|-------|-------|----------|
| St-01 | 0.005 | 41.62865 |
| St-02 | 0.05  | 21.01316 |
| St-03 | 0.5   | 11.30485 |
| St-04 | 5     | 5.91803  |
| St-05 | 50    | 2.90323  |

お問い合わせ先

生化学工業株式会社 海外事業推進部 LALグループ

Tel. 03-5220-8953 Fax. 03-5220-8956

E-mail: lal@seikagaku.co.jp

URL: <https://www.lalbiz.com>

生化学工業株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6-1